

## STABILITÄTSTEST



Die Abbildungen zeigen Kalibrationskurven eines ELISA, der entweder nur mit BSA (Abb.1) blockiert wurde oder zusätzlich noch mit Liquid Plate Sealer® stabilisiert wurde (Abb.2). Die Kalibrationskurven am Starttag sind identisch.

Nach Lagerung zeigt die Kalibrationskurve in Abbildung 1 keine verbleibende Bindungsaktivität des Fängerantikörpers mehr.

Die stabilisierte Platte (Abb. 2) zeigt keinen signifikanten Verlust von Sensitivität nach 84 Tagen Lagerung bei 37°C.

